




Lab2000系列一体式单面手套箱

Lab2000手套箱是一套高性能、高品质的自动吸收水、氧分子,纯化工作环境的密闭循环工作系统,提供可以满足您特定清洁要求应用的 ≤ 1 ppm的 O_2 和 H_2 O惰性的氛围环境。该系统是为满足客户科研开发而设计的经济型循环净化系统。

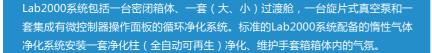











性能特点

- 不锈钢箱体设计,钢化玻璃或聚碳酸酯前窗(可供选择);
- 指标:水、氧≤1ppm;
- 泄漏率: ≤0.001vol%/h;
- 电磁阀采用模块化设计,泄漏率降低,更换方便;
- 带滑动托盘的大过渡舱,过渡舱门设计独特,轻巧、开启方便;
- GP-20惰性气体净化系统;
- SIEMENS微控制器;
- SIEMENS操作触摸屏幕,易于进入各功能;
- 数据备忘录:自动记录系统数据;

- 封闭式气体循环,无油和真空;
- 脚踏代替手动调节压力控制;
- 全不锈钢气体流量管道及配件;
- EDWARDS RV12真空泵;
- HEPA高效率滤器;
- 自动压力控制,工作气压可设定在±12mbar范围;
- 高低可调式支架;
- 方便移动的可调脚轮;
- 带防反射膜的灯罩;

技术优势

- 1.手套箱设计美观,结构紧凑,做工精细;
- 2.手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,不断地吸收氧和水;
- 3.除水氧材料可以再生,再生过程由程序自动控制;
- 4.采用欧洲最新技术,所有关键部件均为欧洲进口,来自世界著名厂商;
- 5.控制系统包括自诊断,断电自启动特性,具有压力控制和自适应功能,密码保护,控制单元采用西门子PLC触摸屏;
- 6.水分析仪抗腐蚀性强,应用领域广,尤其对于锂电制造及金属有机等用户,可以进行3次无偿清洗并重复使用,避免了一次污染即报废的问题;
- 7.氧分析仪采用ZrO。传感器,避免了燃料电池寿命短,不断暴露在空气中的问题;
- 8.采用集成阀结构,减少和优化了系统管路布置,减少了漏点,简化了检漏环节,使用产品更加稳定可靠;
- 9.设备运行稳定,可连续7×24h长期运转;
- 10.自动控制,操作简单,运行维护成本低;
- 11.手套箱各部分专业化、规范化、规模化生产;
- 12.为各种特殊要求的客户提供产品;
- 13.所有零部件经过严格审核与控制;
- 14.丰富的设计及控制经验;
- 15.生产过程严格依据ISO9001标准执行;
- 16.高精度现代化测试手段,生产过程中对关键环节进行氦质谱检漏仪检漏,确保产品质量万无一失;
- 17.精良的技术队伍,实现产品的不断改进和完善;
- 18.完善的售后服务体系及丰富的售后服务经验,在北京、上海、广州、武汉、成都、西安、长春等地设立服务机构,可以实现快速、周到的售后服务。





产品尺寸









| 技术参数 | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 着体 | | | | | | | | |
| 描述 | 材料:不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 尺寸: 1200mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H) | | | | | | | |
| 体积 | 0.8 m³ | | | | | | | |
| 前窗 | 面板:8 mm厚安全钢化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供选择) 尺寸:1123mm(L) x 839mm(H) | | | | | | | |
| 手套口 | 硬铝合金材质或聚甲醛材料 (可供选择) 口径 220 mm, O型圈密封 | | | | | | | |
| 手套 | 材料:丁基橡胶 厚度: 0.4 mm 或 0.8mm(可供选择) | | | | | | | |
| 过滤器 | 出口和入口过滤器,过滤<0.3μm | | | | | | | |
| 照明 | LED照明位于前窗顶上部 | | | | | | | |
| 泄漏率 | 按照泄漏率 < 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 | | | | | | | |
| GP20气体净化系统 | | | | | | | | |
| 描述 | 自动去除 H_2O 和 O_2 ;单净化柱系统,自动再生(可选 $GP200$ 双净化柱);密闭的气体循环管路 | | | | | | | |
| 使用电压 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或 AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A (可供选择) | | | | | | | |
| 工作气体 | 工作气:N ₂ 、Ar 、He(纯度≥99.999%);再生气:H ₂ 占5%—10%,其余的为工作气(纯度≥99.999%) | | | | | | | |
| 真空泵 | 规格:旋片真空泵,配带油雾过滤器,带气镇控制;流量:12 m³/h (7 cfm), 真空度 < 2 x 10-3 mbar (可选干泵) | | | | | | | |
| 循环单元 | 无油高速风机;风量:0 - 100 m³/h | | | | | | | |
| 阀门 | 电磁高真空阀门 | | | | | | | |
| 泄漏率 | 按照泄漏率 < 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 | | | | | | | |
| 清洗系统 | | | | | | | | |
| 描述 | 设置好相应时间和压力,系统可以对箱体自动进行气体置换。 | | | | | | | |





| 分析仪 | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 氧分析仪 | 型 号 | AF-360Z | | | | | |
| | 测量范围 | 量范围 0-1000 ppm | | | | | |
| | 其他氧分析仪 | GE oxy.IQ™ Oxygen Transmitter | | | | | |
| | 型 号 | AD-160P | | | | | |
| 水分析仪 | 测量范围 | 0-500 ppm | | | | | |
| | 其他水分析仪 | GE VeriDri™ Dew-Point Transmitter | | | | | |
| 溶剂净化系统 | | | | | | | |
| 泄漏率 | 材料: 不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm ; 内部尺寸: 220mm(Φ) x 450mm(H) ; 优质活性炭 ; | | | | | | |
| 选配设备 | | | | | | | |
| 冰箱 | 独立控制系统,集成在箱体侧板,温度-35℃,容积18L或32L可选; 主体304不锈钢板材,5层可变隔层; R404环保型制冷剂,原装进口; | | | | | | |
| 加热舱 | 大过渡舱配置加热系统,温度为200℃,控温±1℃ | | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |
| 产品认证 | ISO9001认证、CE认证、UL认证 | | | | | | |
| 质保期 | 一年质保期,终身维修 | | | | | | |
| 应用注意事项 | 详情参阅说明书危险、警告、注意等条款 | | | | | | |





订购信息

| E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 说明 |
|-------------|------|---|----|---|---|----------------------------------|
| 标准箱体 | 1200 | | | | | 箱体长度为1200mm(L)×750mm(W)×900mm(H) |
| | 1500 | | | | | 箱体长度为1500mm(L)×750mm(W)×900mm(H) |
| | 1800 | | | | | 箱体长度为1800mm(L)×750mm(W)×900mm(H) |
| | 2400 | | | | | 箱体长度为2400mm(L)×750mm(W)×900mm(H) |
| 结构配置 | | U | | | | 标准一体手套箱 |
| | | S | | | | 标准分体手套箱 |
| | | D | | | | 配置可操作双面手套箱体 |
| Р | | | | | 带自动清洗功能,可快速置换箱内气体 | |
| 功能选项 | | G | | | 快速吸收箱内微量 H_2O 、 $O_2 \le 1$ ppm(含水氧分析仪) | |
| | | 0 | | | 带有机溶剂吸附系统,配置优质活性炭 | |
| A0 A1 A2 A3 | | | A0 | | 大过渡舱φ360mm×600mm(L) | |
| | | | A1 | | 大过渡舱φ390mm×600mm(L) | |
| | | | A2 | | 小过渡仓φ150mm×330mm(L) | |
| | | | A3 | | 方形舱400mm(L)×300mm(W)×300mm(H) | |
| 其他功能选项 | | | | | FW | 带可开启式前窗 |
| | | | | | 18F | 带冰箱容积18L,温度为-36℃ |
| | | | | | 32F | 带冰箱容积32L,温度为-36℃ |

1、2为基本必选项,3、4、5为可选订购号,可根据需求自行配置。如有特殊要求订货,您可以联系我们。

订购号举例:

①E-1200UPGO,表示一体式单工位1200mm长手套箱,带自动清洗、水氧净化系统、溶剂吸附系统;

②E-1800SDPG-A3,表示分体式1800mm双面四工位手套箱,带自动清洗,水氧净化系统、以及配置一个方形过渡舱。





售后服务

伊特克斯 "365无忧", 超值延保服务

"365无忧"延保服务价值 延保服务价值 全天候 全过程 更省钱 更及时 更安心 更方便 维修费用可控 专业维护服务

★ 全过程: 一站式维修、保养、培训服务,建立完整的用户档案。

★ 更省钱:

- 1) 购买延保服务后,设备维修时您无需支付任何额外费用(耗材除外);
- 2) 免费增值服务,适时更换您平时不注意报修的零部件,消除隐患,保证设备一直处于良好使用状态;
- 3) 更优惠的硬件升级,以满足您对设备更高的需求;
- 4) 更优惠购买耗材。

★ 更及时:

您选择延保服务后,公司就能在工程师那里备置常用模块化配件,工程师可以高效及时地更换出现故障的模块,缩短维修周期,使您的生产工作更顺畅、更高效,为您创造更高的利润。

★ 更安心:

设备在过了1年的免费保修期后,将不再享受全免保修服务,而购买延保服务后,您可以继续享受免费保修,我们会定期回访设备使用情况, 为您提供优质、完善的设备保修服务,免去您的后顾之忧。

★ 更方便:

您只需拨打伊特克斯统一客户服务热线:400-086-8156。400呼叫中心将24小时为您服务,您的一切需求我们能即刻满足。

★ 维修费用可控:

未购买延保服务,维修费用将根据故障设备和故障情况收取,企业对设备维修费用不可控;购买了延保服务,对维修费用就可控了,变为预算制投入,可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。

★ 专业维护服务: 让我们的服务团队为您提供更多专业支持,携手共创美好未来!

感谢您下载这份电子产品目录文件。此文件是印刷版伊特克斯目录样本中的一部分。一旦有新版或修订版,此电子文件也会随之更新,与印刷版相比电子文件更新会更及时。如需更多帮助,请联系我们。

